



审计追踪功能介绍

一、安装软件及插件

双击软件安装包, 安装 ViyeeStudio-Premium 软件。(注意: 安装过程中必须要勾选【审计追踪】安装审计追踪插件 (图 1))

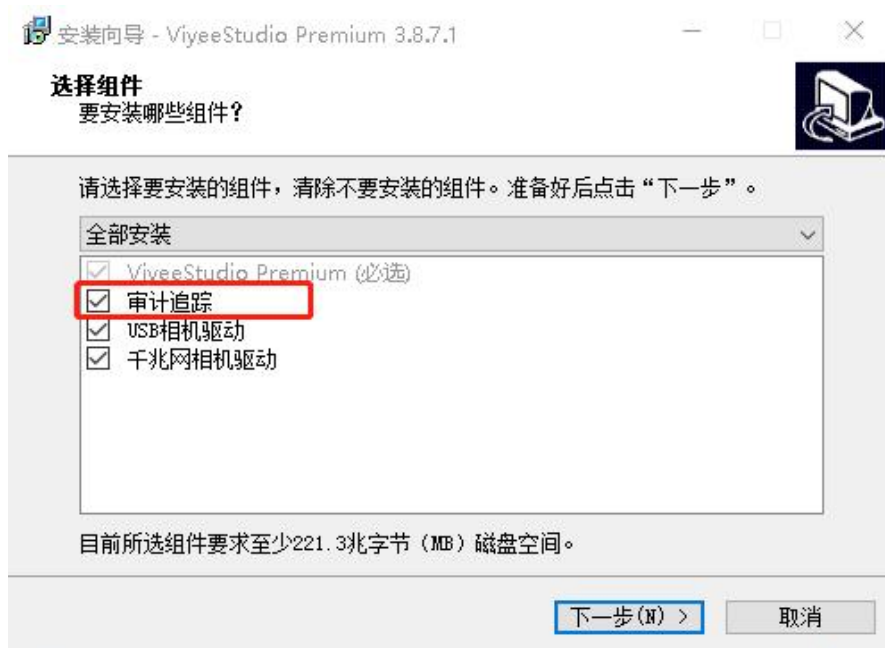


图 1

二、审计追踪共有四级权限:

超级管理员 (唯一: admin) > 系统管理员 > 操作主管 > 操作员

三、 用户管理

1、打开用户管理界面

1) 可以通过单击软件登录界面左下角的【用户管理】按钮进入用户管理界面 (图 3-1)



图 3-1 软件登录界面

2) 也可以双击软件安装目录下的【Admin.exe】进入用户管理界面

- 2、初次进入用户管理登录界面时 (如图 3-2), 通过默认的用户名和密码【admin/admin】登录界面; 初次登录用户界面后需根据提示**修改 admin 密码**才能进入用户管理界面 (注意: admin 用户密码需记牢, 并且不支持第二次修改)



图 3-2 用户管理登录界面

- 3、用户管理界面/用户管理 (图 3-3)

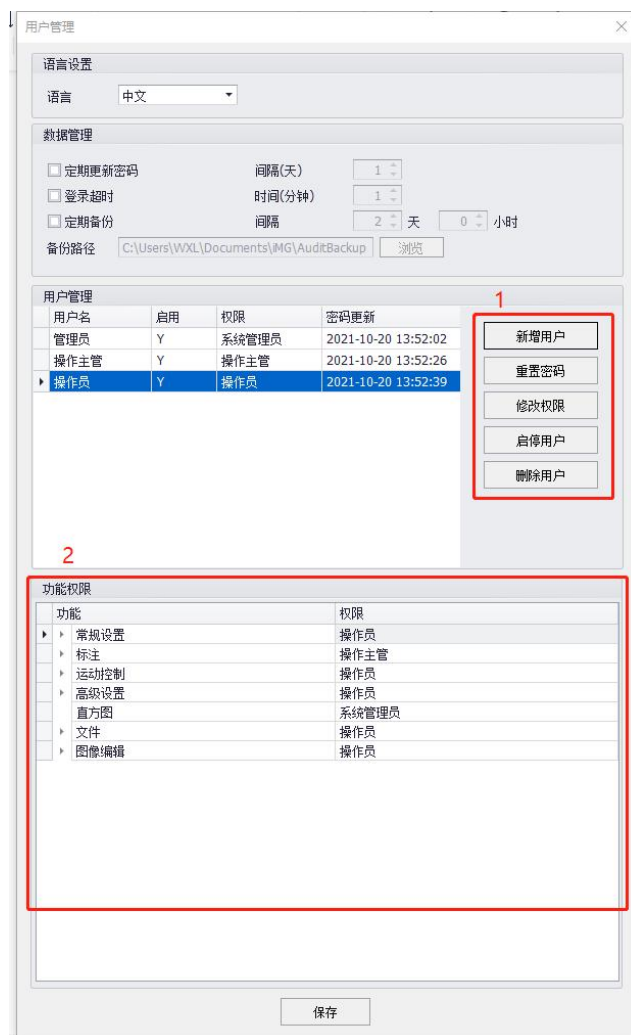


图 3-3 用户管理界面

1) 仅超级管理员 (admin) 和系统管理员可登入, 以下为【用户管理】模块权限介绍:

	新增用户	重置密码	修改权限	启停用户	删除用户	修改功能权限
超级管理员	系统管理员、操作主管、操作员	系统管理员、操作主管、操作员	系统管理员、操作主管、操作员	系统管理员、操作主管、操作员	系统管理员、操作主管、操作员	√
系统管理员	操作主管、操作员	操作主管、操作员、自己	操作主管、操作员	操作主管、操作员	操作主管、操作员	√

- i. 超级管理员: 唯一: admin; 在用户管理模块, 可对其余三级用户做任何操作;
- ii. 系统管理员: 数量无上限; 仅可通过超级管理员新增; 【用户管理】模块可重置自己的密码, 可新增操作主管和操作员, 可对操作主管和操作员用户做任何操作, 不可对同级的其余系统管理员做任何操作;

- 2) 可新增、启停、删除低等级用户 (密码要求: 6-12 位并且必须包含数字、字母和特殊字符);
- 3) 可重置自己及低等级用户登录密码
- 4) 可在(图 3)中 2 处对软件功能权限进行修改, 默认都是操作员权限 (举例: 设置直方图为系统管理员权限后, 操作主管和操作员软件界面就看不到直方图这一模块)

4、修改后点击下方【保存】生效所有修改

四、 进入软件进行审计追踪操作

1、审计追踪权限介绍

	审计追踪				拍照/导出
	查看	备份	设置	还原	
系统管理员	√	√	√	√	√
操作主管	√				√
操作员					√

2、双击软件, 输入用户名和密码登录软件 (注意: 超级管理员不可用于登录软件), 界面如 (图 4)

- 1) 管理员登录:



图 4-1 系统管理员

2) 操作主管登录:

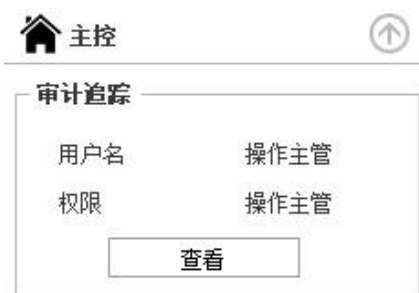


图 4-2 操作主管

3) 操作员登录:



图 4-3 操作员

3、审计追踪记录的数据类型:

- 1) 审计数据: 用户管理界面及软件的登入登出; 拍照; 导出报告; 用户管理界面的所有修改 (新增、重置密码、启停、删除、修改权限); 审计追踪中的所有操作 (查看、备份、还原)
- 2) 原始数据: 图像

4、审计追踪界面

- 1) 查看: 可查看本地保存的所有审计数据和原始数据 (图像) 和本地备份的审计和原始数据



图 5-1 查看审计数据界面



图 5-2 查看原始数据界面（可打开查看以及导出当前图片数据）

- 2) 备份：当存储的文件过大或存储空间不足时，可以将本地数据备份（拷贝）或归档（删除图像数据的拷贝）到手动选择的路径中

ViyeeStudio Premium ✕

日期 ~ 查询 备份

时间	用户名	操作记录
2021/10/20 15:30:08	管理员	查看原始数据
2021/10/20 15:29:42	管理员	查看审计数据
2021/10/20 15:29:38	管理员	用户登入ViyeeStudio Premium
2021/10/20 15:29:25	操作员	用户登出ViyeeStudio Premium
2021/10/20 15:29:18	操作员	导出报告12.pdf
2021/10/20 15:29:08	操作员	拍照1020_152907.bmp
2021/10/20 15:29:03	操作员	用户登入ViyeeStudio Premium
2021/10/20 15:28:50	操作主管	用户登出ViyeeStudio Premium
2021/10/20 15:28:38	操作主管	查看原始数据
2021/10/20 15:28:32	操作主管	查看审计数据
2021/10/20 15:28:26	操作主管	导出报告11.pdf
2021/10/20 15:28:19	操作主管	拍照1020_152818.bmp
2021/10/20 15:28:12	操作主管	查看审计数据
2021/10/20 15:28:08	操作主管	用户登入ViyeeStudio Premium
2021/10/20 15:12:59	管理员	用户登出ViyeeStudio Premium
2021/10/20 15:04:46	管理员	查看原始数据
2021/10/20 15:04:43	管理员	拍照1020_150442.bmp
2021/10/20 15:04:42	管理员	拍照1020_150441.bmp
2021/10/20 15:04:40	管理员	拍照1020_150439.bmp
2021/10/20 15:04:36	管理员	拍照1020_150435.png
2021/10/20 15:04:34	管理员	拍照1020_150433.png
2021/10/20 15:04:33	管理员	拍照1020_150431.png
2021/10/20 15:04:31	管理员	拍照1020_150430.png
2021/10/20 15:04:29	管理员	拍照1020_150428.png
2021/10/20 15:04:21	管理员	查看原始数据
2021/10/20 15:03:57	管理员	查看审计数据

图 5-3 备份审计数据界面

ViyeeStudio Premium ✕

日期 ~ 查询 备份 归档

拍照时间	用户名	照片格式	文件名
2021/10/20 15:29:08	操作员	BMP	1020_152907
2021/10/20 15:28:19	操作主管	BMP	1020_152818
2021/10/20 15:04:43	管理员	BMP	1020_150442
2021/10/20 15:04:42	管理员	BMP	1020_150441
2021/10/20 15:04:40	管理员	BMP	1020_150439
2021/10/20 15:04:36	管理员	PNG	1020_150435
2021/10/20 15:04:34	管理员	PNG	1020_150433
2021/10/20 15:04:33	管理员	PNG	1020_150431
2021/10/20 15:04:31	管理员	PNG	1020_150430
2021/10/20 15:04:29	管理员	PNG	1020_150428
2021/10/20 14:58:23	管理员	BMP	1020_145823
2021/10/20 14:58:18	管理员	BMP	1020_145817
2021/10/20 14:57:47	管理员	BMP	1020_145746

图 5-4 备份原始数据界面

归档原始数据会将本地的原始数据的图片数据删除, 此时就无法打开以及导出图片 (如图 5-5)



图 5-5 归档原始数据后无法查看图片以及导出

- 3) 设置: 同用户管理界面的【数据管理】
- 4) 还原: 当电脑或软件崩溃时, 重装系统和软件后可以还原出之前备份的数据以便查看, 也可以在原始数据归档后还原回本地以便查看图片数据

另: 还原时只能还原当前电脑备份出去的数据, 不可以不同电脑之间交叉还原, 非当前电脑的数据在还原时会有提示 (如图 5-6)



图 5-6 还原非本机台数据提示 (忽略: 跳过当前文件; 取消: 还原终止)

注:

本地的审计数据和原始数据存放于系统盘中, 当保存原始数据以及还原原始数据时, 系统盘空间需大于 4GB, 空间不足时会提示:

ViyeeStudio Premium

系统盘空间过低，请将原始数据归档

确定

图 6-1 系统盘空间不足

当备份原始数据时，目标盘的空间需大于 1GB，空间不足时会提示：

ViyeeStudio Premium

备份磁盘空间不足！

确定

图 6-2 目标盘空间不足